


HANDBUCH | COAXIAL LIGHT

VERSION: 1.3 | 2019-02-15


INHALT

1.	DAS HABEN SIE ERHALTEN	1
2.	AUFBAU UND ANSCHLUSS	1
3.	BEDIENUNG	2


1. DAS HABEN SIE ERHALTEN

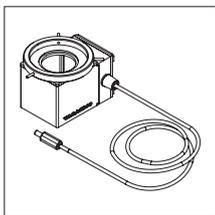

Coaxial light
(Koaxiales Licht)

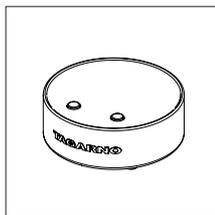


Basic Bedienungsbox

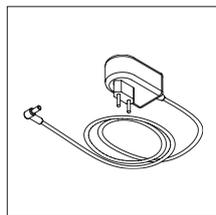


AC-Adapter


2. AUFBAU UND ANSCHLUSS

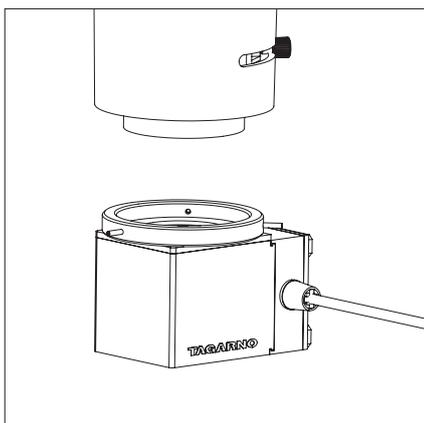

Die Coaxial light am das Mikroskop befestigen

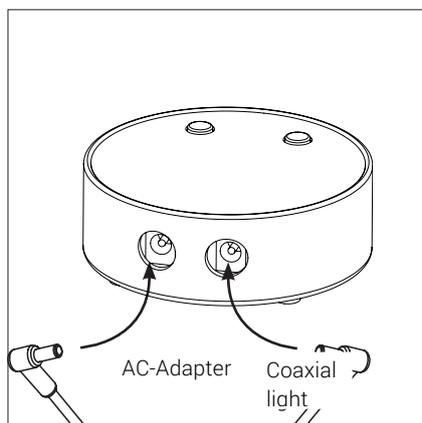


Coaxial light und AC-Adapter an die Bedienungsbox anschließen

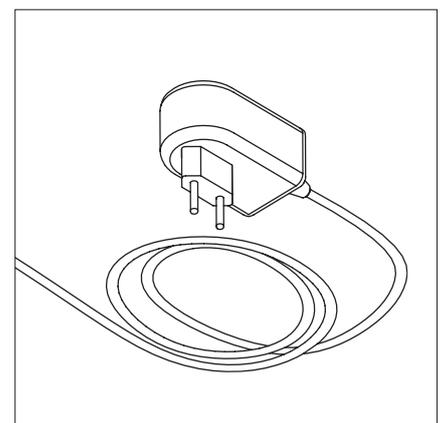

AC-Adapter an ein Netzstecker anschließen


3. BEDIENUNG

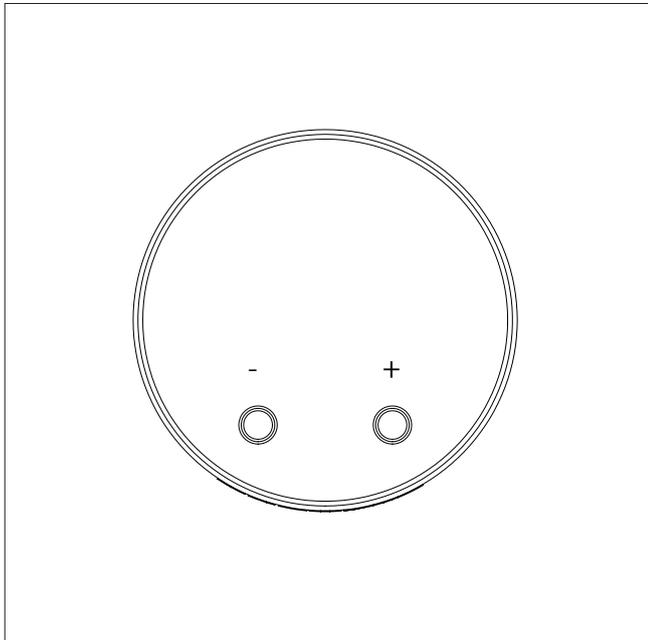

Steuerkasten und LED durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“ einschalten.
Lichtintensität durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“ einstellen.

Steuerkasten ausschalten, indem die Tasten „+“ oder „-“ gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt und dann losgelassen werden.

Bei Wiedereinschalten des Steuerkastens nutzt dieser automatisch die letzte genutzte Einstellung.

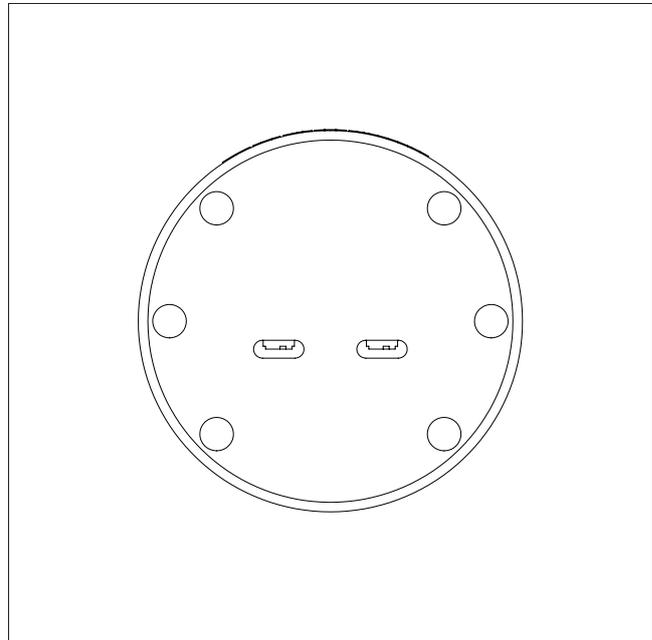

Linker Schalter: ECO ein/aus
Rechter Schalter: Ton ein/aus

Die Schalter können mithilfe eines spitzen Objekts (z.B. Stift oder Schraubenzieher) ein-/ausgeschaltet werden.

Hinweis! Vor dem Betätigen der ECO- und Ton-Schalter muss der Steuerkasten vom Stromnetz getrennt werden.

Stromsparmodus/ECO-Modus

Werden die Intensitätstasten 20 Minuten lang nicht genutzt, verringert sich die Intensität automatisch auf 10 % des Maximalwerts.

Durch kurzes Drücken der Tasten „+“ oder „-“ wird der Steuerkasten auf seine ursprüngliche Intensität zurückgesetzt.



ENTSORGUNG DER AUSRÜSTUNG

Die Ausrüstung ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen, was darauf hinweist, dass sie nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.